



Guide de démarrage rapide –  
application mobile  
(Version pour iPad)

# Comment trouver l'application dans App Store

iPad

5:49 PM

73%

iPad Only ▾

Any Price ▾

All Categories ▾

By Relevance ▾

All Ages ▾

labcheck



Labcheck On The...  
Analysts I...



Labcheck On The Go 4+  
Analysts Inc. >

GET





Details

Reviews

Related

iPad

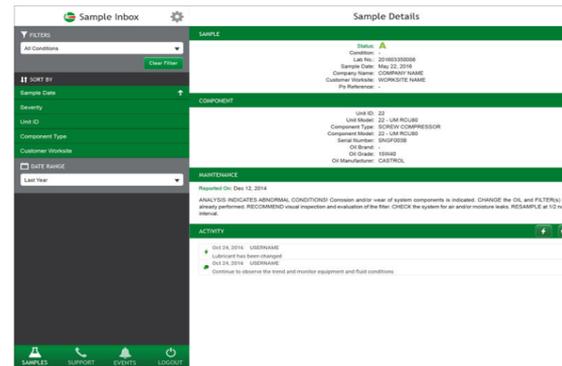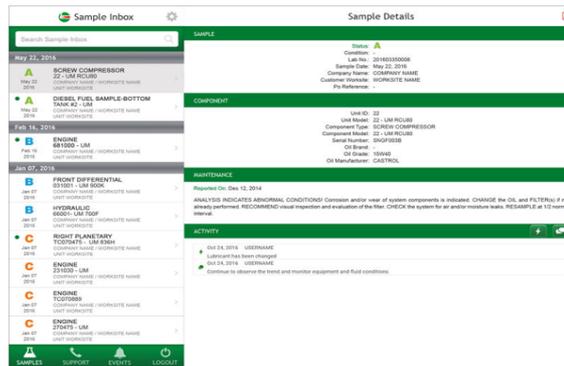

## Description

The must-have mobile app for viewing your used oil and

- Get instant access to your sample inbox
- Set notifications for receiving critical sample results
- Set user-defined sample result severity levels

Pour trouver l'application dans App Store, cherchez « Labcheck ». Tapez sur le bouton +GET pour installer l'application sur votre iPad.

Featured

Categories

Top Chart



## Labcheck Mobile Login

Sign In

Saisissez vos nom d'utilisateur et mot de passe, puis tapez sur le bouton **Sign In** (Connexion). Vos données d'authentification sont les mêmes que celles de la version pour ordinateur de bureau.

# Réinitialisation de votre mot de passe

App Store

5:50 PM

73%



## Username and Password Reminder

Forgot your Username and Password?

Just enter the email address you used when you registered. We will send your user name and a reset password to that address.

Send

Close

Si vous avez oublié votre nom d'utilisateur et/ou mot de passe, cliquez sur le lien **Forgot your Username and Password** (Nom d'utilisateur et mot de passe oubliés), puis saisissez votre adresse courriel; un nouveau mot de passe vous sera envoyé par courriel sans délai.

# Enregistrement d'un nouveau compte

App Store

5:50 PM

73%



## Register New Account

Username\*

First Name\*

Last Name\*

Company\*

Phone\*

Email\*

Si vous êtes un nouvel utilisateur, vous pouvez faire une demande de nouveau compte en cliquant sur le lien **Request New Account** (Demande de nouveau compte), puis en remplissant les champs. Veuillez noter que l'activation de votre nouveau compte pourrait prendre jusqu'à 48 heures.

# Notifications

The screenshot shows an iPad interface with two main panels. The left panel, titled 'Sample Inbox', lists several sample entries with their IDs and descriptions. The right panel, titled 'Sample Details', shows information for a specific sample, including status, condition, lab number, and date. A white notification dialog box is centered over the 'Sample Details' panel, with a green arrow pointing to the 'OK' button. The dialog text reads: 'LabCheck On The Go' Would Like to Send You Notifications. Notifications may include alerts, sounds, and icon badges. These can be configured in Settings. At the bottom of the dialog are 'Don't Allow' and 'OK' buttons. A text box at the bottom of the screen contains the following text: 'Lorsqu'on vous invite à le faire, tapez sur OK pour autoriser Labcheck à vous envoyer des notifications poussées une fois que les échantillons seront prêts au laboratoire.'

**"LabCheck On The Go"**  
**Would Like to Send You**  
**Notifications**

Notifications may include alerts,  
sounds, and icon badges. These can  
be configured in Settings.

[Don't Allow](#)      [OK](#)

Lorsqu'on vous invite à le faire, tapez sur OK pour autoriser Labcheck à vous envoyer des notifications poussées une fois que les échantillons seront prêts au laboratoire.

# Boîte de réception des échantillons

iPad 9:20 AM 56%

## Sample Inbox

Search Sample Inbox

Dec 26, 2012

- A** 2401 - ENGINE  
Autocar WX SERIES  
Dec 26 2012  
Abc Waste Collection, Edinb...

Jul 22, 2010

- A** 2401 - ENGINE  
Autocar WX SERIES  
Jul 22 2010  
Abc Waste Collection, Edinb...
- A** 3201 - ENGINE  
Not Specified Unknown/U...  
Jul 22 2010  
Abc Waste Collection, Edinb...

Apr 19, 2010

- B** 11134 - ENGINE  
Apr 19 2010  
Abc Waste Collection, Edinb...

Mar 16, 2010

- B** 11134 - ENGINE  
Mar 16  
Abc Waste Collection, Edinb...

SAMPLES SUPPORT SETTING

## Sample Details

SAMPLE

Status:

Condition:

Lab No.:

Sample Date:

Company Name:

Customer Worksite:

PO Reference:

COMPONENT

MAIN

Report

Une fois connecté, votre boîte de réception des échantillons s'affichera. Vos échantillons les plus récents apparaîtront en tête de liste. Le point vert signifie que l'échantillon n'a pas encore été examiné.

Vous pouvez faire une recherche d'échantillons en tapant les critères voulus dans la zone de recherche dans le haut de l'écran.

Tapez sur l'icône d'engrenage dans le coin supérieur droit pour trier le contenu de votre boîte de réception.

Tapez sur un échantillon pour en afficher les détails.

# Tri de votre boîte de réception

iPad 56%

Sample Inbox

FILTERS

Clear Filter

SORT BY

Sample Date

Severity

Unit ID

Component Type

Customer Worksite

DATE RANGE

Last 5 Days

SAMPLES SUPPORT SETTING

9:20 AM

Sample Details

SAMPLE

Status:

Condition:

Lab No.:

Sample Date:

Company Name:

Customer Worksite:

PO Reference:

COMPONENT

Unit ID:

Unit Model:

Component Type:

Sélectionnez un filtre de recherche –

*Remarque : Seule la version Labcheck pour ordinateur de bureau permet de définir des filtres, et certains filtres ne s'appliquent pas à la version mobile.*

Vous pouvez trier le contenu de votre boîte de réception selon les critères Sample Date (Date d'échantillon), Severity (Gravité), Unit ID (Identifiant d'unité), Component Type (Type de composant) ou Customer Worksite (Lieu de travail du client) ou encore, par plage de dates (Date Range).

# Détails de l'échantillon

IPad 9:21 AM 56%

**Sample Inbox** 

1 

**Sample Details** 

**SAMPLE**

**Status:** **A**

**Condition:** -

**Lab No.:** HOU201007214191

**Sample Date:**

**Company Name:** Abc Waste Collection

**Customer Worksite:** Edinburg, TX

**PO Reference:**

**COMPONENT**

**Unit ID:** 2401

**Unit Model:** Autocar WX SERIES

**Component Type:** ENGINE

**Component Model:** Autocar

**Serial Number:**

**Oil Brand:**

**Oil Grade:** 15W40

**Oil Manufacturer:** CASTROL

T & LUBRICANT CONDITIONS ARE ACCEPTABLE. RESAMPLE

**Dec 26, 2012**

**A** 2401 - ENGINE  
Autocar WX SERIES  
Dec 26 2012 Abc Waste Collection, Edinb... >

**Jul 22, 2010**


**A** 2401 - ENGINE  
Autocar WX SERIES  
Jul 22 2010 Abc Waste Collection, Edinb... >

**Jul 22 2010**

**A** 3201 - ENGINE  
Not Specified Unknown/U...  
Jul 22 2010 Abc Waste Collection, Edinb... >

**Apr 19, 2010**

**B** 11134 - ENGINE  
Apr 19 2010 Abc Waste Collection, Edinb... >

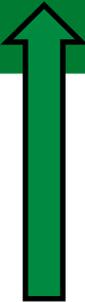

Cet écran vous permet d'afficher un rapport détaillé de l'échantillon. Tapez sur l'icône  dans le coin supérieur droit de l'écran pour afficher votre rapport en format PDF.

# Ouverture du rapport PDF

The screenshot shows an iPad interface for the Labcheck application. The top bar is green with the text "Ouverture du rapport PDF". The app header is "Sample Inbox" with a search bar containing "1" and a settings gear icon. The main content area is titled "Sample Details" and shows a sample entry for "2401 - ENGINE Autocar WX SERIES" from "Abc Waste Collection, Edinburg, TX". The sample status is "A" and the ID is "HOU201007214191". A sharing menu is open over the sample details, displaying various sharing options: AirDrop, Message, Mail, Add to Notes, Copy to iBooks, Copy, Print, and More. The background shows a list of other samples with dates like "Dec 26, 2012", "Jul 22, 2010", and "Apr 19, 2010".

L'application Labcheck vous permet d'ouvrir le document PDF de différentes façons, selon les applications que vous avez déjà installées sur votre iPad. Vous pourrez peut-être aussi envoyer les rapports par texto ou par courriel à partir de votre iPad.

# Activité en rapport avec l'échantillon

The screenshot displays an iPad interface for a 'Sample Inbox' application. The top status bar shows the time as 9:22 AM and battery level at 56%. The 'Sample Inbox' screen on the left shows a search bar with '1' and a list of items, including one for '2401 - ENGINE Autocar WX SERIES' from 'Dec 26, 2012'. The 'Sample Details' screen on the right shows the following information:

- Lab No.: H00201007214191
- Sample Date:
- Company Name: Abc Waste Collection
- Customer Worksite: Edinburg, TX
- PO Reference:

The 'COMPONENT' section lists:

- Unit ID: 2401
- Unit Model: Autocar WX SERIES
- Component Type: ENGINE
- Component Model: Autocar
- Serial Number:
- Oil Brand:
- Oil Grade: 15W40
- Oil Manufacturer: CASTROL

The 'MAINTENANCE' section shows:

- Reported On: Jul 21, 2010
- ANALYSIS INDICATES COMPONENT & LUBRICANT CONDITIONS ARE ACCEPTABLE. RESAMPLE AT THE next scheduled interval.

The bottom 'ACTIVITY' section features a lightning bolt icon and a comment bubble icon, with the text 'Activity detected' below.

Vous pouvez ajouter des mesures à prendre et des commentaires en rapport avec l'échantillon au bas de l'écran Sample Details.

L'icône en forme d'éclair vous permet d'associer une action à l'échantillon.

L'icône représentant la bulle de clavardage vous permet d'ajouter des commentaires à l'échantillon.

# Actions en rapport avec l'échantillon

iPad

9:22 AM

56%

Sample Inbox



< Back

Sample HOU201007214191: Add Action

L'attribution d'actions à un échantillon vous permet d'affecter des tâches de maintenance ou de suivi à vos échantillons.

1. Tout d'abord, dans le champ Assign To (Attribuer à), saisissez l'adresse courriel à laquelle vous voulez attribuer cette action.
2. Tapez sur la flèche du menu déroulant dans le champ Status (État) pour attribuer un état.
3. Tapez tout commentaire supplémentaire voulu.
4. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Save (Enregistrer); un courriel sera envoyé à la personne à qui vous avez attribué l'action.

Assign To\*

Type to find users...

Status\*

Resolution

Comments\*

Work Order Number

Estimating Savings

Save

Cancel

# Commentaires concernant l'échantillon

IPad   Sample Inbox 

1 

Dec 26, 2012

 2401 - ENGINE  
Autocar WX SERIES  
Dec 26 2012  
Abc Waste Collection, Edinb... 

Jul 22, 2010

 2401 - ENGINE  
Autocar WX SERIES  
Jul 22 2010  
Abc Waste Collection, Edinb... 

  3201 - ENGINE  
Not Specified Unknown/U...  
Jul 22 2010  
Abc Waste Collection, Edinb... 

Apr 19, 2010

  11134 - ENGINE  
Abc Waste Collection, Edinb...  
Apr 19 2010  


Mar 16, 2010

  11134 - ENGINE  
Abc Waste Collection, Edinb...  
Mar 16  


 SAMPLES  SUPPORT  SETTING

9:34 AM  58% 

 Back  Sample HOU201007214191: Add Comment

Enter Comment

Example.

 Save  Cancel

Cet écran vous permet de saisir un commentaire et de l'enregistrer. Le commentaire apparaîtra ensuite à l'écran Sample Details dans l'application.

iPad @ 9:22 AM 56%

 Support

CUSTOMER CARE CENTER SUPPORT

 [1-866-522-2432](tel:1-866-522-2432)

 [Labchecksupport@analystsinc.com](mailto:Labchecksupport@analystsinc.com)

 SAMPLES

 SUPPORT

 SETTING

9:22 AM 56%

## Sample Details

SAMPLE

Status: **A**

Condition: -

Lab No.: HOU201007214191

Sample Date:

Company Name: Abc Waste Collection

Customer Worksite: Edinburg, TX

PO Reference:

COMPONENT

Unit ID: 2401

Unit Model: Autocar WX SERIES

Component Type: ENGINE

Component Model: Autocar

Serial Number:

Oil Brand:

Tapez sur l'icône Support (Soutien) pour afficher les coordonnées du Service d'assistance à la clientèle Labcheck. Cliquez sur le numéro de téléphone pour nous appeler, ou sélectionnez l'adresse courriel pour nous envoyer un courriel.

# Paramètres

iPad 9:22 AM 56%

 Events

EVENT NOTIFICATIONS

Enable Push Notifications

Notifications for Sample Severity (or greater)

A

AUTHENTICATION

Logout

 SAMPLES  SUPPORT  SETTING

9:22 AM 56%

Sample Details 

SAMPLE

Status: **A**

Condition: -

Lab No.: HOU201007214191

Sample Date:

Company Name: Abc Waste Collection

Customer Worksite: Edinburg, TX

PO Reference:

COMPONENT

Tapez sur Settings (Paramètres) pour définir vos notifications. Pour activer les notifications poussées, faites glisser le bouton jusqu'à ce qu'il passe au vert.

Vous pouvez aussi sélectionner les facteurs de gravité pour lesquels vous aimeriez recevoir des notifications poussées en faisant les choix appropriés dans la liste déroulante.

*Remarque : La modification de vos paramètres dans l'application ne modifie PAS vos paramètres de notification dans la version pour ordinateur de bureau, ni vos paramètres de courriel.*



**SERVICE DE SOUTIEN LABCHECK :**

Téléphone : **1.866.522.2432**

Courriel : **LabcheckSupport@AnalystsInc.com**

**[www.labcheckonline.net](http://www.labcheckonline.net)**

**[www.labcheckresources.com](http://www.labcheckresources.com)**