




Guide de démarrage rapide –  
application mobile  
(Version pour iPhone)

# Comment trouver l'application dans App Store

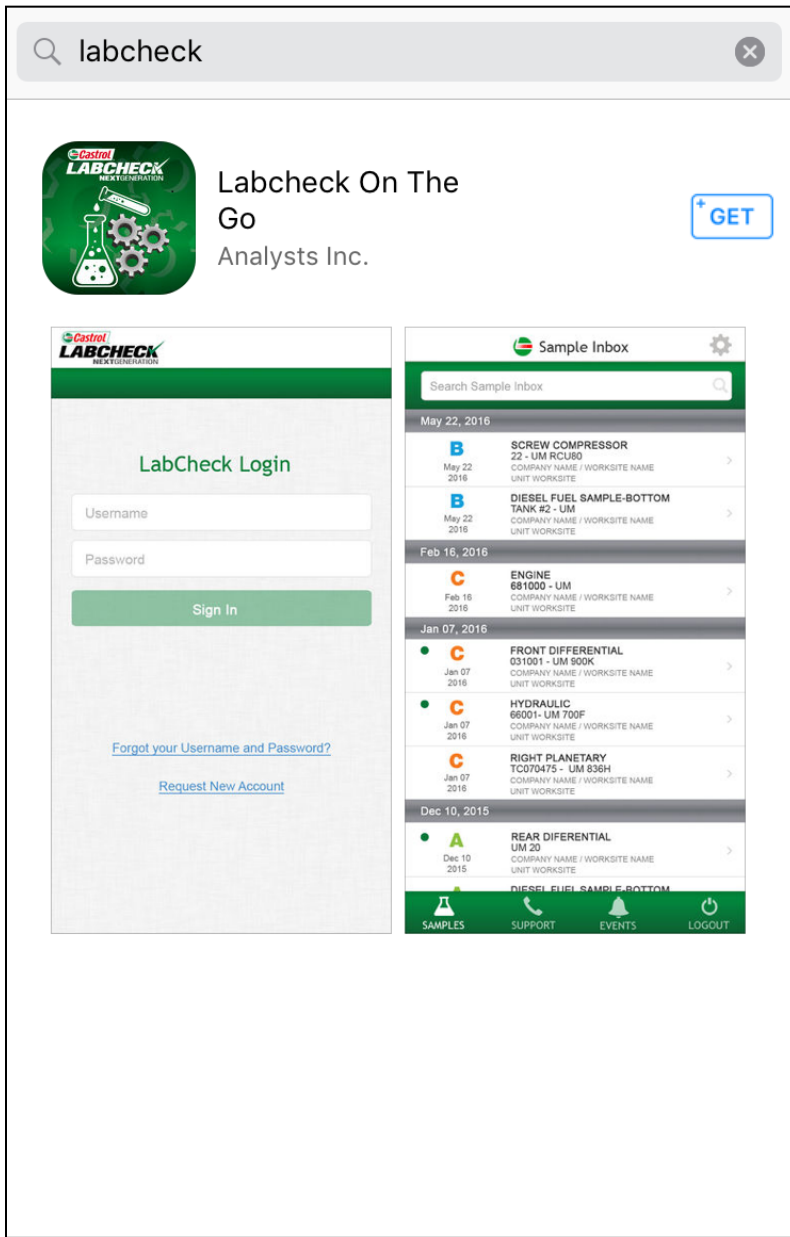

Pour trouver l'application dans App Store, cherchez « Labcheck ».

Tapez sur le bouton +GET pour installer l'application sur votre iPhone.

# Connexion / réinitialisation de votre mot de passe



## Labcheck Mobile Login

Sign In

[Forgot your Username and Password](#)


[Request New Account](#)

Saisissez vos nom d'utilisateur et mot de passe, puis tapez sur le bouton **Sign In** (Connexion). Vos données d'authentification sont les mêmes que celles de la version pour ordinateur de bureau.

Si vous avez oublié votre nom d'utilisateur et/ou mot de passe, cliquez sur le lien **Forgot your Username and Password** (Nom d'utilisateur et mot de passe oubliés), puis saisissez votre adresse courriel; un nouveau mot de passe vous sera envoyé par courriel sans délai.

Si vous êtes un nouvel utilisateur, vous pouvez faire une demande de nouveau compte en cliquant sur le lien **Request New Account** (Demande de nouveau compte), puis en définissant vos nom d'utilisateur et mot de passe. Veuillez noter que l'activation de votre nouveau compte pourrait prendre jusqu'à 48 heures.

# Notifications

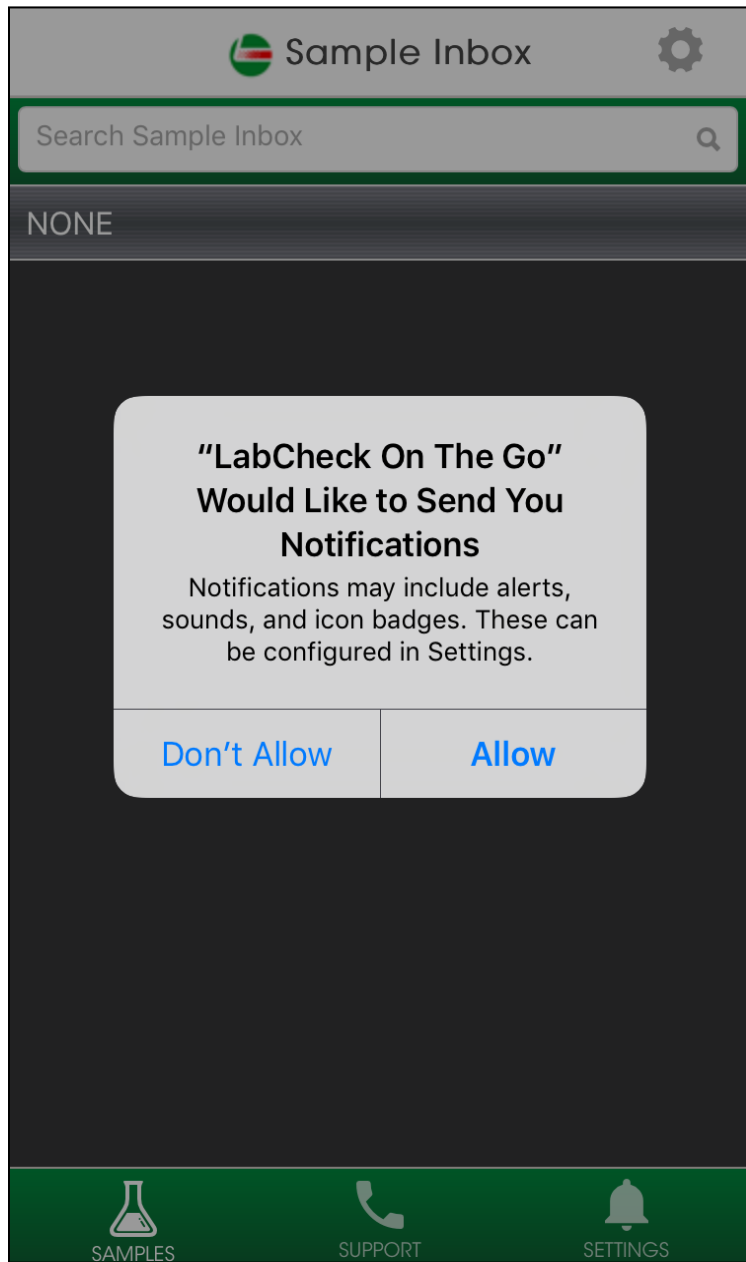

Lorsqu'on vous invite à le faire, tapez sur OK pour autoriser Labcheck à vous envoyer des notifications poussées une fois que les échantillons seront prêts au laboratoire.



# Boîte de réception des échantillons

The screenshot shows the 'Sample Inbox' application. At the top, there is a search bar labeled 'Search Sample Inbox' with a magnifying glass icon. Below the search bar is a header 'Abnormal' in a dark grey bar. The main content area displays a list of five sample entries, each with a green dot, an orange 'C' icon, a sample ID, a description, a date, and a location. The entries are:

- 127 - ENGINE  
Volvo Unknown/Unspecified  
Oct 12 2007  
Abc Waste Collection, Edinburg,...
- 146 - ENGINE  
- -  
Oct 12 2007  
Abc Waste Collection, Edinburg,...
- 135 - ENGINE  
Volvo 1999  
Oct 12 2007  
Abc Waste Collection, Edinburg,...
- 123 - ENGINE  
Volvo Unknown/Unspecified  
Oct 12 2007  
Abc Waste Collection, Edinburg,...
- 9401B - ENGINE  
Unknown/Unspecified Unkn...

At the bottom of the screen is a green navigation bar with three icons: a flask for 'SAMPLES', a telephone for 'SUPPORT', and a bell for 'SETTINGS'.

Une fois connecté, votre boîte de réception des échantillons s'affichera. Vos échantillons les plus récents apparaîtront en tête de liste. Le point vert signifie que l'échantillon n'a pas encore été examiné.

Vous pouvez faire une recherche d'échantillon en tapant les critères voulus dans la zone de recherche dans le haut de l'écran.

Tapez sur l'icône d'engrenage dans le coin supérieur droit pour trier le contenu de votre boîte de réception.

Tapez sur un échantillon pour en afficher les détails.

# Tri de votre boîte de réception

Sample Inbox



FILTERS

Clear Filter



SORT BY

Sample Date

Severity



Unit ID

Component Type

Customer Worksite



SAMPLES



SUPPORT



SETTINGS

Sélectionnez un filtre de recherche – Veuillez noter que seule la version Labcheck pour ordinateur de bureau permet de définir des filtres, et certains filtres ne s'appliquent pas à la version mobile.

Vous pouvez trier le contenu de votre boîte de réception selon les critères Sample Date (Date d'échantillon), Severity (Gravité), Unit ID (Identifiant d'unité), Component Type (Type de composant) ou Customer Worksite (Lieu de travail du client) ou encore, par plage de dates (Date Range).

# Détails de l'échantillon

< Back

Sample Details



## SAMPLE

Status: **C**

Condition: -

Lab No.: HOU200710096637

Sample Date: Sep 27, 2007

Company Name: Abc Waste Collection

Customer Worksite: Edinburg, TX

PO Reference:

## COMPONENT

Unit ID: 127

Unit Model: Volvo  
Unknown/Unspecified

Component Type: ENGINE

Component Model: Volvo -

Serial Number:

Oil Brand:




SAMPLES




SUPPORT



SETTINGS

Cet écran vous permet d'afficher un rapport détaillé de l'échantillon. Tapez sur l'icône  dans le coin supérieur droit de l'écran pour afficher votre rapport en format PDF.

# Téléchargement du rapport

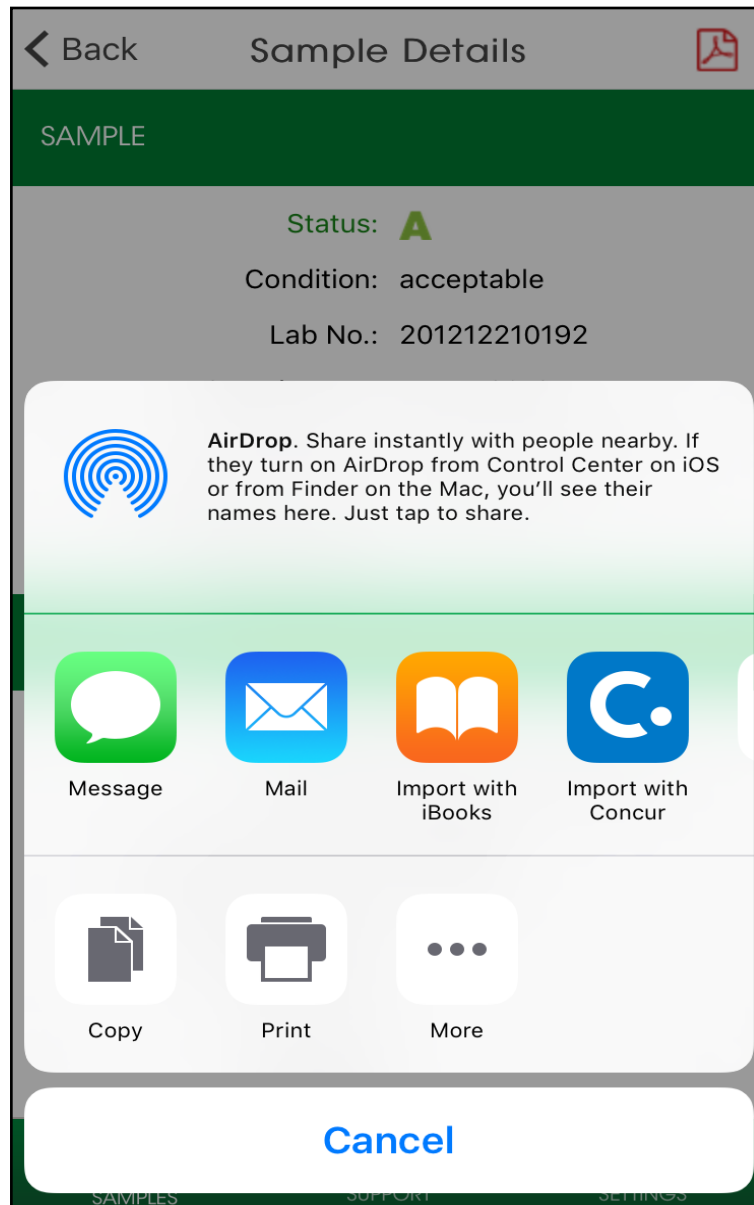


L'application Labcheck vous permet d'ouvrir le document PDF de différentes façons, selon les applications que vous avez déjà installées sur votre téléphone. Vous pourrez peut-être aussi envoyer les rapports par texto ou par courriel à partir de votre iPhone.

Tapez sur Import with iBooks (Importer avec iBooks) pour ouvrir le rapport en format PDF.





# Activité en rapport avec l'échantillon



← Back      Sample Details 

Serial Number:  
Oil Brand:  
Oil Grade: 10W40  
Oil Manufacturer: CASTROL




**MAINTENANCE**

**Reported On:** Oct 9, 2007

CHECK air intake system for filter serviceability, leaks, and proper operation. MONITOR the coolant system for loss and/or unusual required additions. Possible coolant contamination present. Data provided indicates oil and filter were changed at sampling. RESAMPLE at the next scheduled interval. ANALYSIS INDICATES AN ABNORMAL INCREASE IN COMPONENT WEAR! ABRASIVES (dirt) present. Time on the oil was not provided. NOTED ELEMENTS are generally associated with: Cylinder area wear.

**ACTIVITY**  

No activity detected

 SAMPLES       SUPPORT       SETTINGS

Vous pouvez ajouter des mesures à prendre et des commentaires en rapport avec l'échantillon au bas de l'écran Sample Details.



L'icône en forme d'éclair vous permet d'associer une action à l'échantillon.



L'icône représentant la bulle de clavardage vous permet d'ajouter des commentaires à l'échantillon.

# Action en rapport avec l'échantillon

← Back  Sample HOU20071...

Assign To\*

Type to find users...

Status\*

Resolution

Comments\*

Work Order Number

Estimating Savings



SAMPLES



SUPPORT



SETTINGS

L'attribution d'une action à un échantillon vous permet d'affecter des tâches de maintenance ou de suivi à votre échantillon.

1. Tout d'abord, dans le champ Assign To (Attribuer à), saisissez l'adresse courriel à laquelle vous voulez attribuer cette action.
2. Tapez sur la flèche du menu déroulant dans le champ Status (État) pour attribuer un état.
3. Tapez tout commentaire supplémentaire voulu.
4. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Save (Enregistrer); un courriel sera envoyé à la personne à qui vous avez attribué l'action.

## Commentaires concernant l'échantillon

< Back  Sample HOU20071009...

Enter Comment

Save

Cancel

Cet écran vous permet de saisir un commentaire et de l'enregistrer. Le commentaire apparaîtra ensuite à l'écran Sample Details dans l'application.



SAMPLES



SUPPORT



SETTINGS



CUSTOMER CARE CENTER SUPPORT



[1-866-522-2432](tel:1-866-522-2432)



[Labchecksupport@analystsinc.com](mailto:Labchecksupport@analystsinc.com)



SAMPLES




SUPPORT



SETTINGS

Tapez sur l'icône Support (Soutien) pour afficher les coordonnées du Service d'assistance à la clientèle Labcheck. Cliquez sur le numéro de téléphone pour nous appeler, ou sélectionnez l'adresse courriel pour nous envoyer un courriel.

# Paramètres

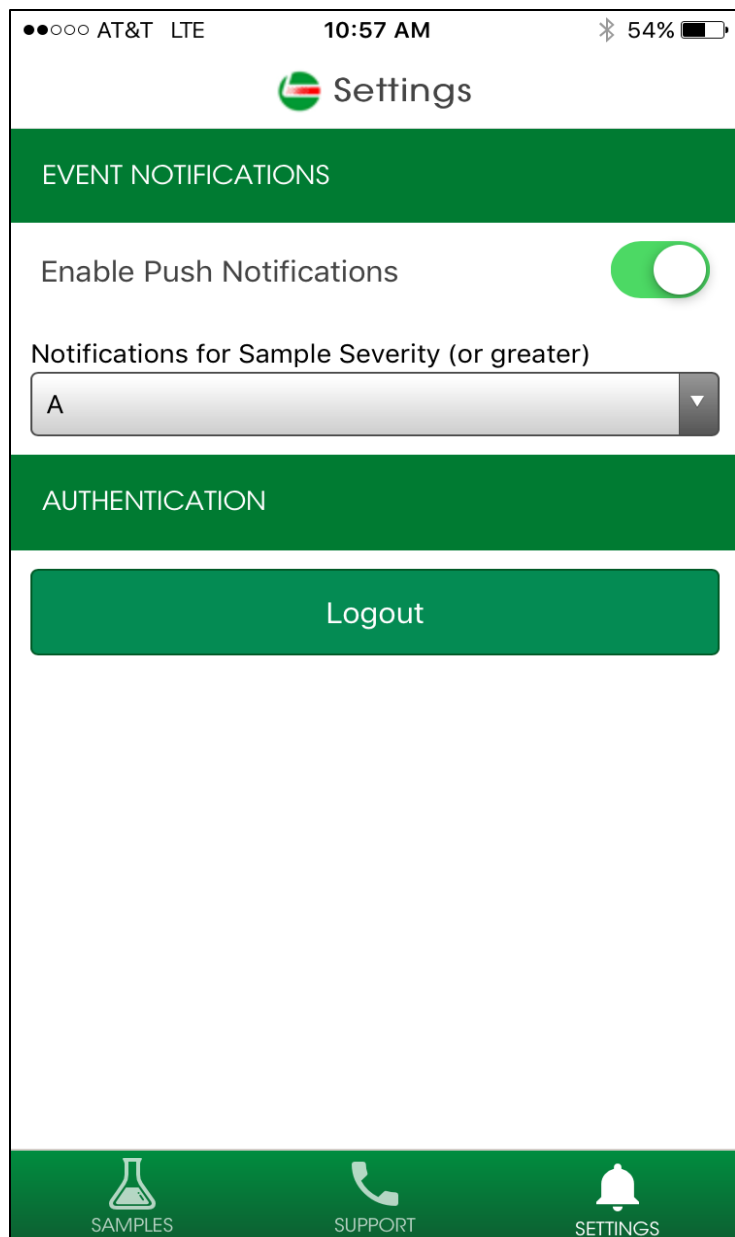

Tapez sur Settings (Paramètres) pour définir vos notifications. Pour activer les notifications poussées, faites glisser le bouton jusqu'à ce qu'il passe au vert.

Vous pouvez aussi sélectionner les facteurs de gravité pour lesquels vous aimeriez recevoir des notifications poussées en faisant les choix appropriés dans la liste déroulante.

*Remarque : La modification de vos paramètres dans l'application ne modifie PAS vos paramètres de notification dans la version pour ordinateur de bureau, ni vos paramètres de courriel.*



**SERVICE DE SOUTIEN LABCHECK :**

Téléphone : **1.866.522.2432**

Courriel : **LabcheckSupport@AnalystsInc.com**

**[www.labcheckonline.net](http://www.labcheckonline.net)**

**[www.labcheckresources.com](http://www.labcheckresources.com)**